



# Citizen®

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED



IS 9281: Part 3 : 1981



CM/L- 7777809



## Каталог лабораторных весов



От технологии к решению

[www.citizenscales.ru](http://www.citizenscales.ru)



## Точные результаты при выполнении любых задач!

Благодаря технологии MonoTech и полностью автоматической самокалибровке PSAC новые весы **CITIZEN** обеспечивают превосходное качество измерения и точные результаты за максимально короткий промежуток времени независимо от сложности поставленных задач, будь то обычное взвешивание или решение комплексной задачи.

Испытанная технология взвешивания MonoTech гарантирует длительный срок эксплуатации весов и высокую надежность, а механизм автоматической калибровки встроенной гирей при изменении температуры повышает точность результатов взвешивания. Кроме того, пользователь также может установить автоматическую калибровку весов через определенный промежуток времени и каждый раз после включения питания весов или выхода из режима ожидания.



## Встроенные прикладные программы облегчают ежедневную работу в лабораториях




Просторная камера для взвешивания дает пользователю дополнительную свободу действий даже при взвешивании достаточно крупных образцов. Оптимальное освещение внутри весовой камеры благодаря стеклянной ветрозащите с обзором 360°.

Широкий модельный ряд весов серии CY позволяет взвешивать с высокой точностью даже тяжелые образцы массой до 60 кг.



### ВЫСОКАЯ ЧЕТКОСТЬ

Контрастный LCD дисплей с подсветкой обеспечивает четкость показаний при любом освещении.

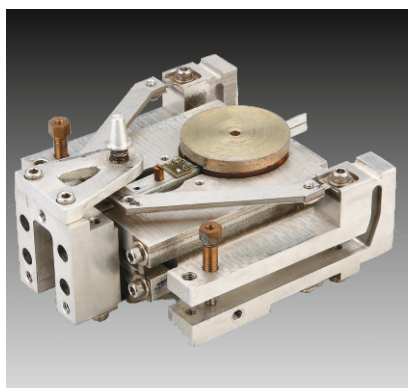


### ТЕХНОЛОГИЯ MONO-TECH

Изготовленный по уникальной технологии MONOTECH датчик массы соответствует высочайшим мировым стандартам.



### ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Металлический корпус исключает возможность электромагнитного воздействия других приборов.

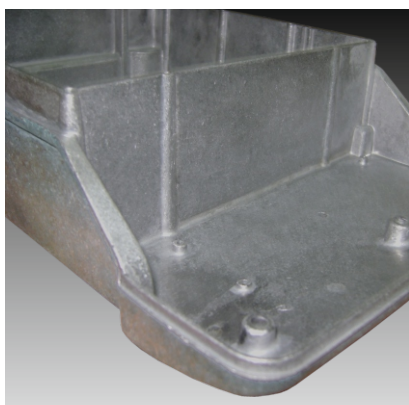

### КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛА

Корпус из металла защищает сенсор от воздействия окружающей среды, что позволяет проводить измерения даже в неблагоприятных условиях.

20-Jul-10	10:32AM
Citizen Scales	
Model	CX 220
Ser.no.	9223102
Ver.no.	r0.1.5.3
ID	1234567
-----	
Calibration:	Internal
Start:	Manual
Temperature	29.449'C
Diff.	+ 0.0009g
-----	
Internal Cal Done	
Diff.	0.0000g
-----	
20-Jul-10	10:32AM
Name:	
-----	

### СТАТИСТИКА

Встроенная статистическая функция позволяет пользователю обрабатывать сохраненные в памяти весов результаты измерений и получать статистические данные.

28-Jul-10	03:19PM
Citizen Scales	
Model	CX 220
Ser.no.	9223102
Ver.no.	r0.1.5.3
ID	1234567
-----	
1 +	1.5750 g
2 +	2.3500 g
3 +	7.8950 g
4 +	4.1750 g
-----	
n	4
max	7.8950 g
min	1.5750 g
avg	3.9987
std	2.8169
var	7.9349
-----	
28-Jul-10	03:23PM
Name:	
-----	

### СТАНДАРТ ISO/GLP

Встроенные часы и календарь позволяют контролировать и протоколировать процесс измерения в соответствии с установленным порядком действий и стандартами ISO/GLP.




### ВЗВЕШИВАНИЕ В КАРАТАХ

Весы CITIZEN SCALE могут использоваться для взвешивания драгоценных камней и драгоценных металлов с точностью до 0,001 карата.



### ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Для передачи данных в MS Excel или другое приложение Windows требуется только кабель. Нет необходимости устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение.

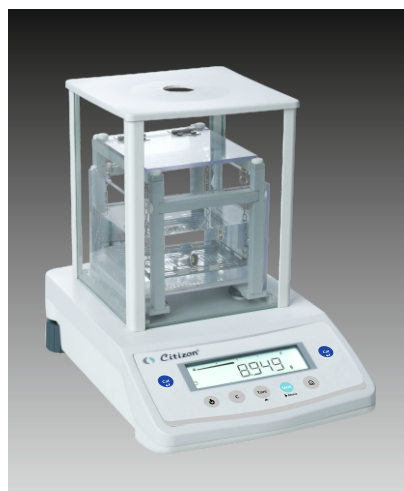

### ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ

С помощью специального комплекта и встроенного приложения весы CITIZEN позволяют определять плотность (удельную массу) материалов.





Модель	Max	d	e	Min	Класс точности	Размер платформы, мм	Калибровка
CY-224C	220 г	0.1 мг	1 мг	10 мг	I	90Ø	Встроенная
CY-124C	120 г	0.1 мг	1 мг	10 мг	I	90Ø	Встроенная
CY-64C	60 г	0.1 мг	1 мг	10 мг	I	90Ø	Встроенная
CY-224	220 г	0.1 мг	1 мг	10 мг	I	90Ø	Внешняя
CY-124	120 г	0.1 мг	1 мг	10 мг	I	90Ø	Внешняя
CY-64	60 г	0.1 мг	1 мг	10 мг	I	90Ø	Внешняя



CY-123	120 г	0.001г	0.01 г	0.02 г	II	128 x 128	Внешняя
CY-223	220 г	0.001 г	0.01 г	0.02 г	II	128 x 128	Внешняя
CY-323	320 г	0.001 г	0.01 г	0.02 г	II	128 x 128	Внешняя
CY-423	420 г	0.001 г	0.01 г	0.02 г	II	128 x 128	Внешняя
CY-513	510 г	0.001 г	0.01 г	0.02 г	II	128 x 128	Внешняя
CY-723	720 г	0.001 г	0.01 г	0.1 г	I	128 x 128	Внешняя
CY-1003	1000 г	0.001 г	0.01 г	0.1 г	I	128 x 128	Внешняя
CY-223C	220 г	0.001 г	0.01 г	0.02 г	II	128 x 128	Встроенная
CY-323C	320 г	0.001 г	0.01 г	0.02 г	II	128 x 128	Встроенная
CY-513C	510 г	0.001 г	0.01 г	0.02 г	II	128 x 128	Встроенная
CY-1003C	1000 г	0.001 г	0.01 г	0.1 г	I	128 x 128	Встроенная



CY-1202	1200 г	0.01 г	0.1 г	0.5 г	II	190 x 205	Внешняя
CY-2202	2200 г	0.01 г	0.1 г	0.5 г	II	190 x 205	Внешняя
CY-3102	3100 г	0.01 г	0.1 г	0.5 г	II	190 x 205	Внешняя
CY-4102	4100 г	0.01 г	0.1 г	0.5 г	II	190 x 205	Внешняя
CY-6102	6100 г	0.01 г	0.1 г	0.5 г	II	190 x 205	Внешняя
CY-1202C	1200 г	0.01 г	0.1 г	0.5 г	II	190 x 205	Встроенная
CY-2202C	2200 г	0.01 г	0.1 г	0.5 г	II	190 x 205	Встроенная
CY-3102C	3100 г	0.01 г	0.1 г	0.5 г	II	190 x 205	Встроенная
CY-4102C	4100 г	0.01 г	0.1 г	0.5 г	II	190 x 205	Встроенная
CY-6102C	6100 г	0.01 г	0.1 г	0.5 г	II	190 x 205	Встроенная



CY-15K	15 Kr	0.1г	1 г	5 г	II	400 x 300	Внешняя
CY-20K	20 Kr	0.1г	1 г	5 г	II	400 x 300	Внешняя
CY-25K	25 Kr	0.1г	1 г	5 г	II	400 x 300	Внешняя
CY-31K	31 Kr	0.1г	1 г	5 г	II	400 x 300	Внешняя
CY-60K	60 Kr	1г	10 г	50 г	II	400 x 300	Внешняя

### Опции и аксессуары

#### КАЛИБРОВОЧНЫЕ ГИРЫ




#### ВЫНОСНОЙ ДИСПЛЕЙ



#### МИКРОПРИНТЕР



#### ПРОТИВО-КРАЖНЫЙ ТРОСИК

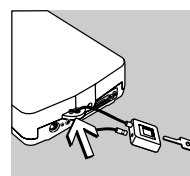

#### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ



## CITIZEN SCALE (I) PVT. LTD.

Citizen House, Unit No. E-2, Plot No. 11, WICEL,  
Opp. Seepz Gate No. 1, Andheri (East), Mumbai - 400 093. (INDIA)  
Tel. : +91 - 22 - 4243 7700 | Fax : +91 - 22 - 4243 7800  
[www.citizenscales.ru](http://www.citizenscales.ru)

Дилер: